



親水化処理 使用手順

- (1) 試料をテフロンもしくはスライドガラス上に載せる。

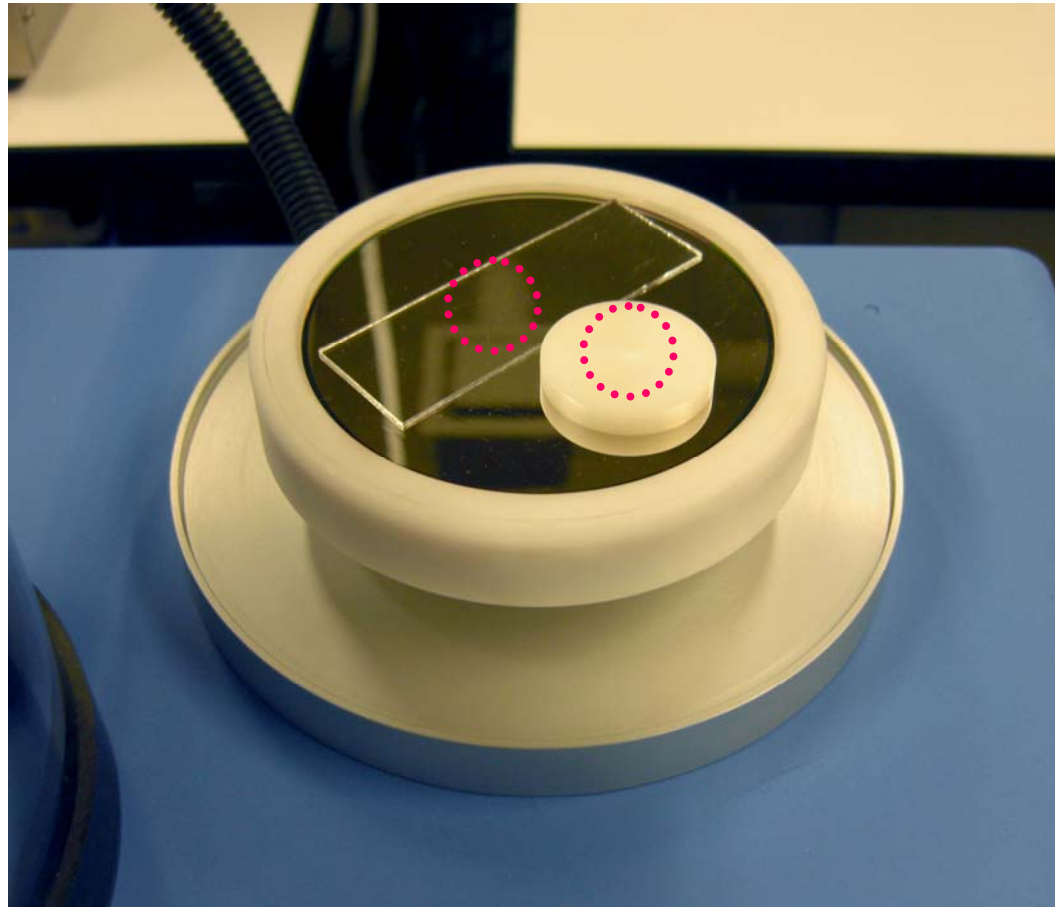


親水化処理 使用手順

(2) ベルジャーと電極プレートを取り付ける。

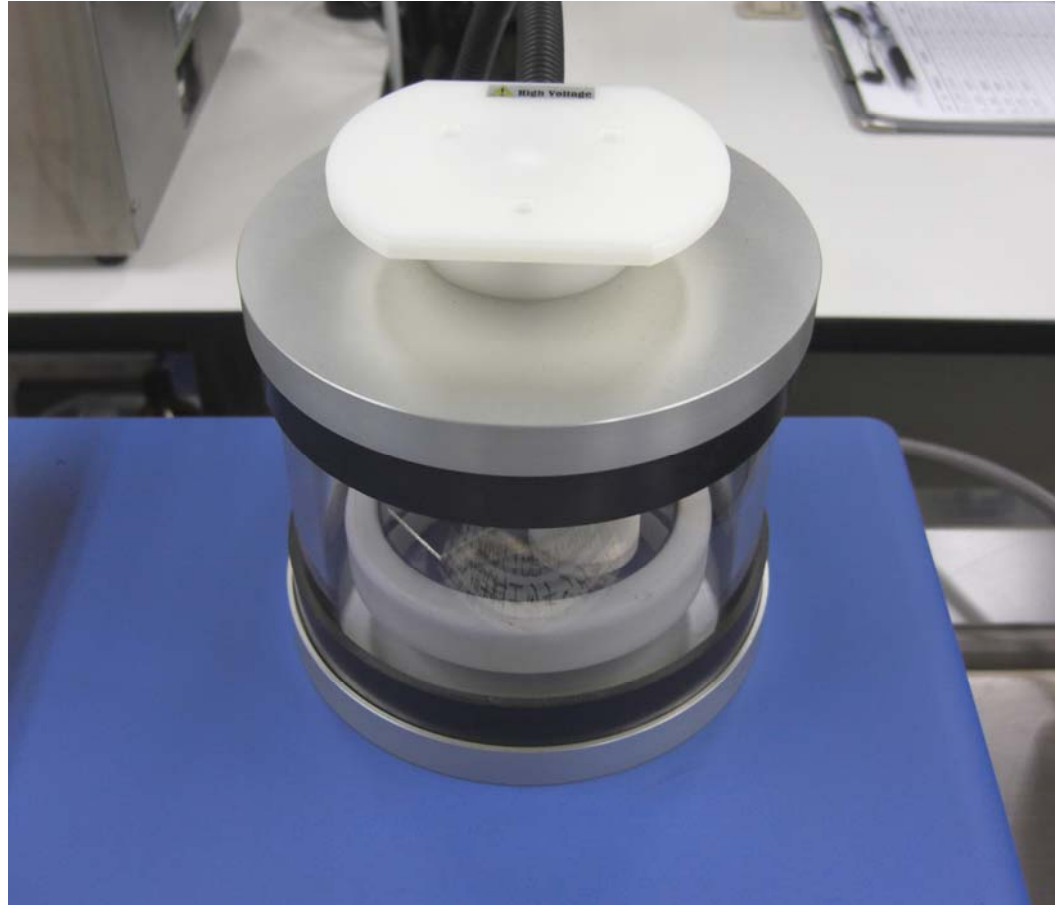


親水化処理 使用手順

(3) メインスイッチ(①)を入れる。

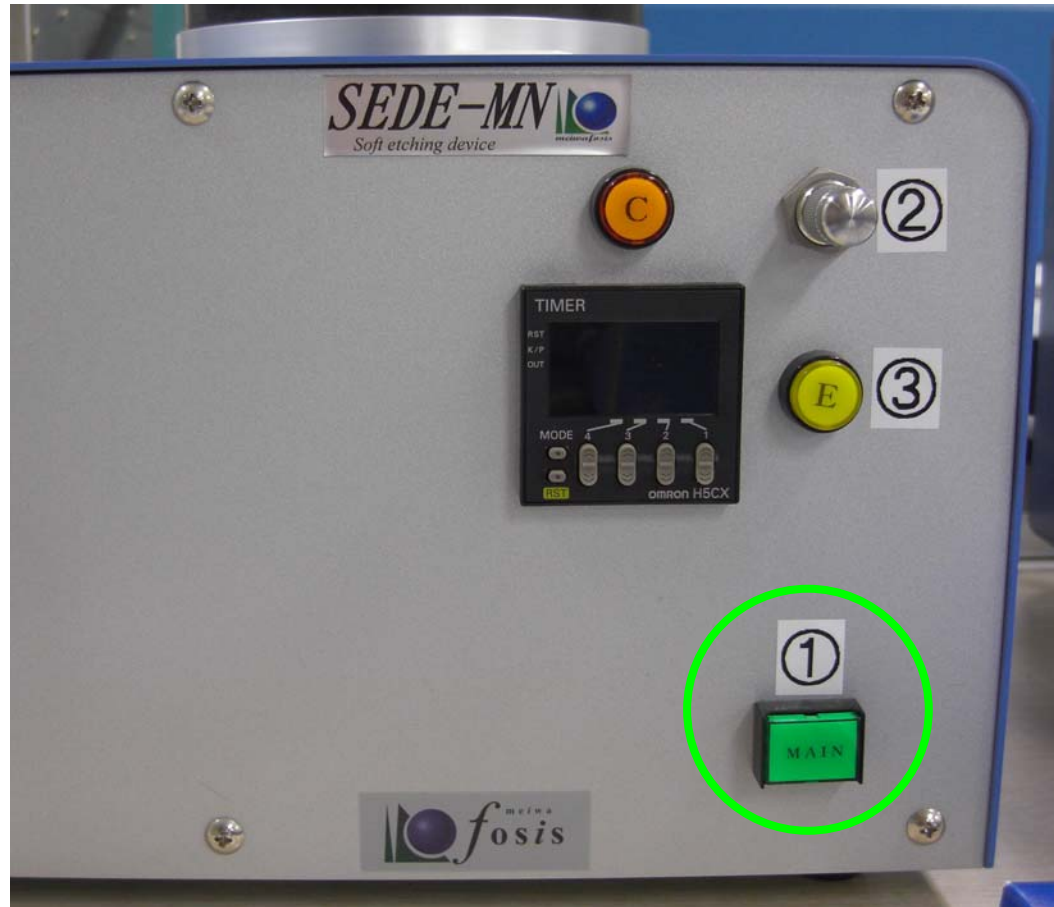

親水化処理 使用手順


(4) リークバルブを(②)を締める。

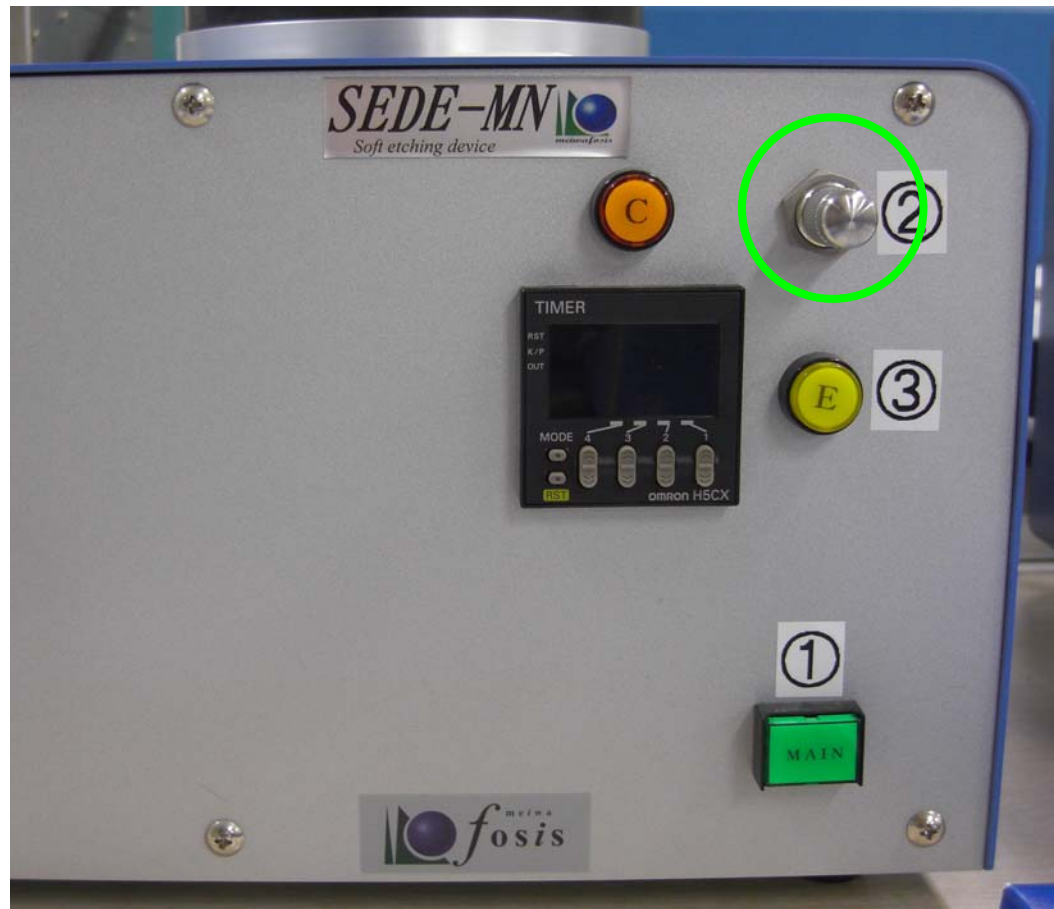

※リークバルブは強く締め過ぎないこと。

親水化処理 使用手順

(5) 10Pa以下になるまで待機する。

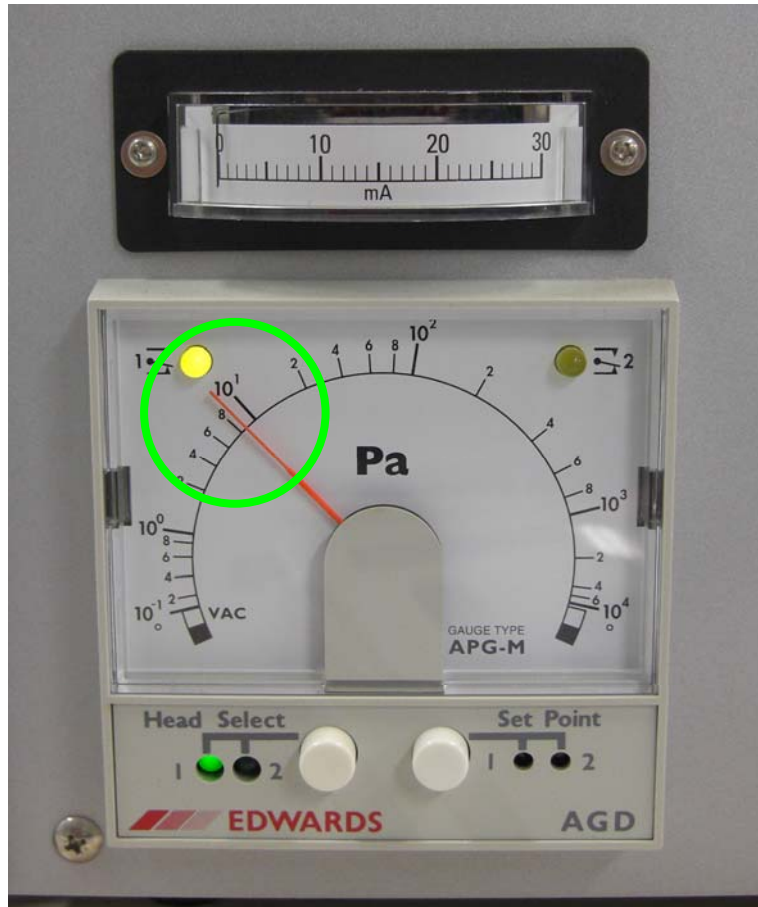


親水化処理 使用手順

(6) Eスイッチ(③)を押す。




親水化処理 使用手順

- (7) 電流値が【4mA】になるよう、リークバルブを用いてガス圧を調整する。

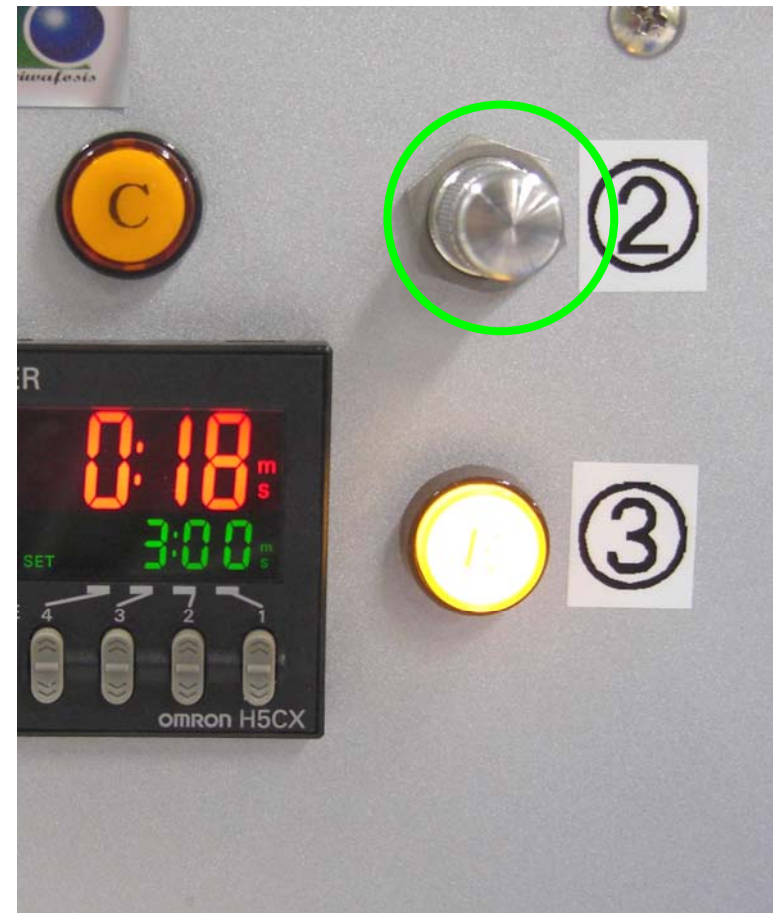

親水化処理 使用手順

(8) 3分経過したら、メインスイッチ(①)を切る。

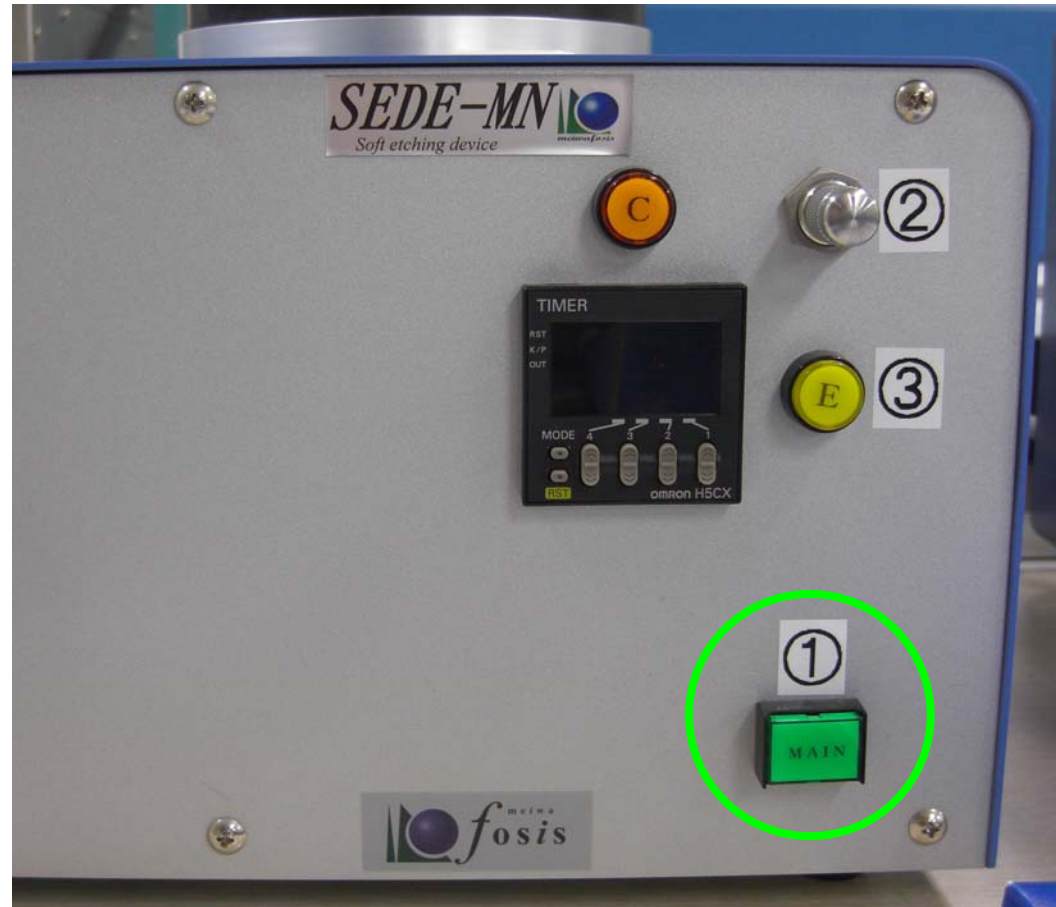

親水化処理 使用手順

(9) リークバルブを開けて、試料を取り出す。

