


カーボンコーター 使用手順

(1) カーボンファイバーを取り付ける




上部の端子にカーボンファイバーを取り付ける

(2) 試料をセットする

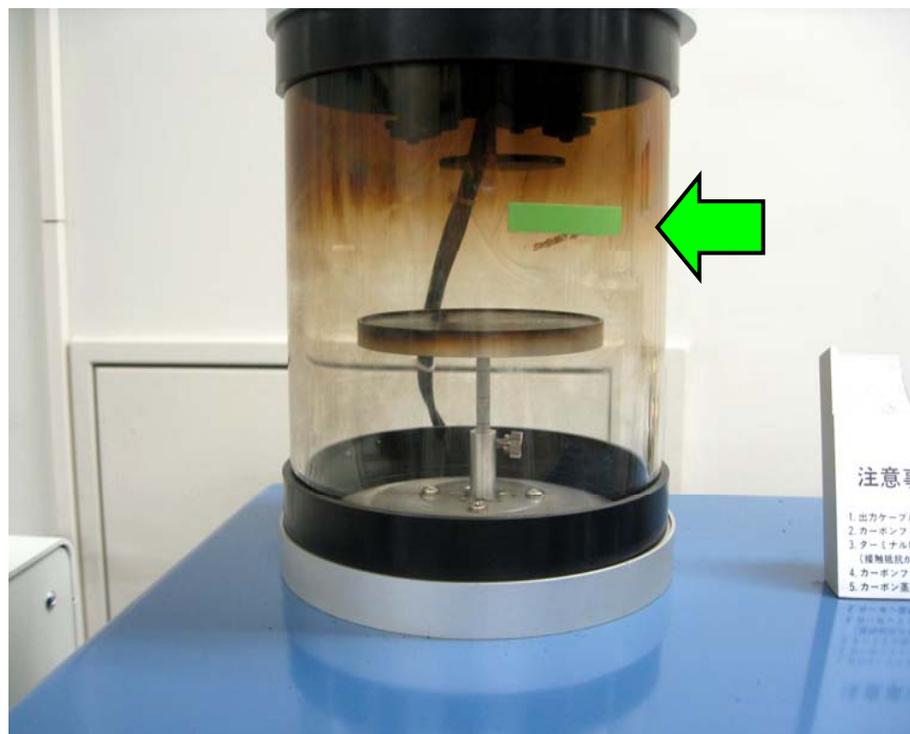

試料台の**高さ**を調整し、
緑線とサンプル上面を合わせる

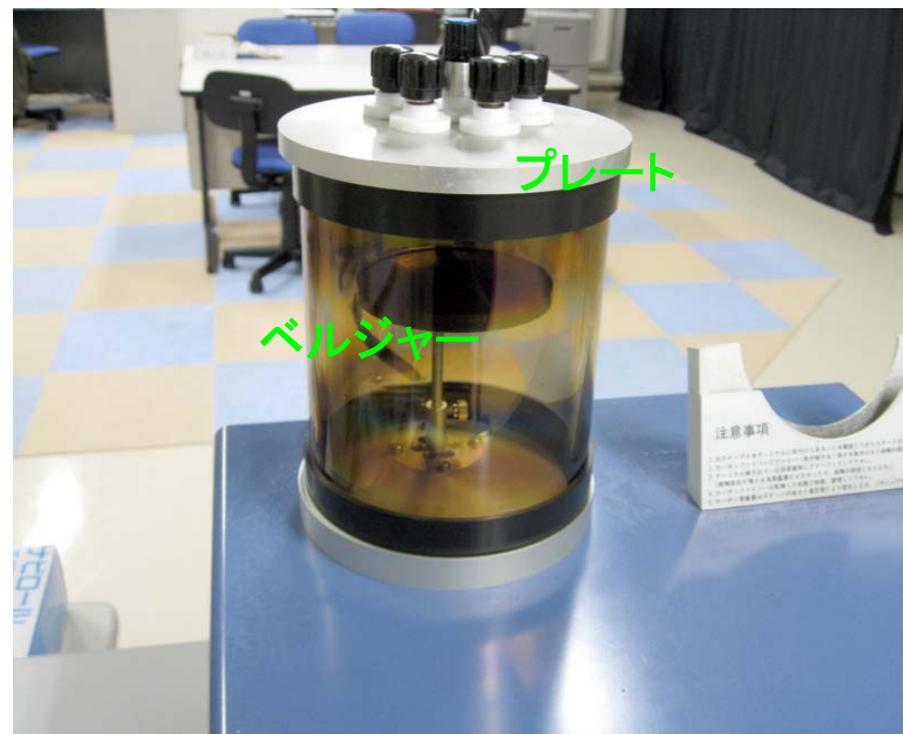

ベルジャー、プレートを載せる

(3) リークバルブ“②”を閉じる





(4) 真空排気のスィッチ“③”を押す



(5) 真空度が 10^{-1} Torr以下に
到達するまで待機する。

(6) プレヒートスイッチ“④”を押した
ままパワーコントローラーを回し、
電流メーターが20~25Aになる
ように調整し蒸着する

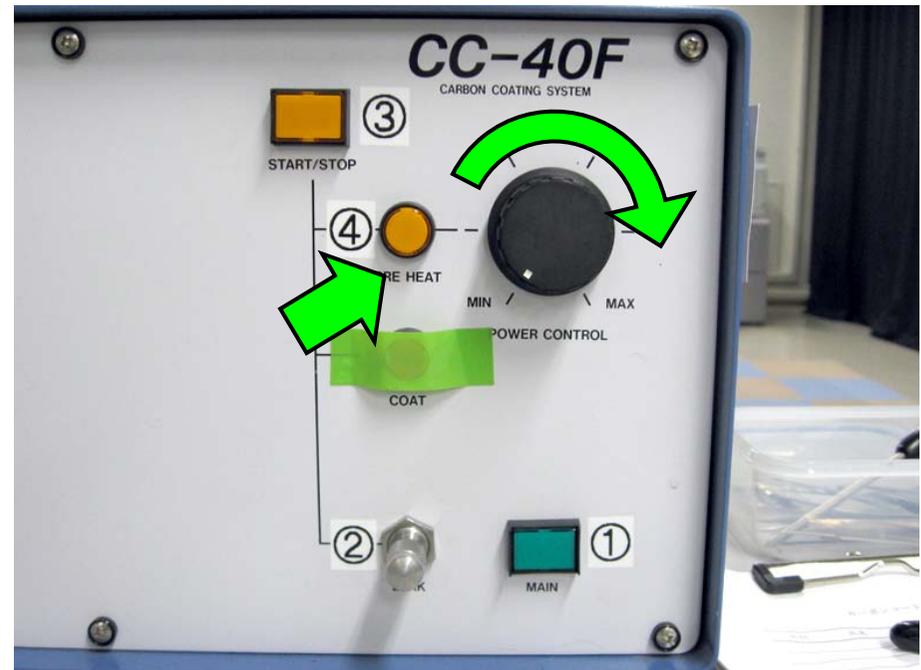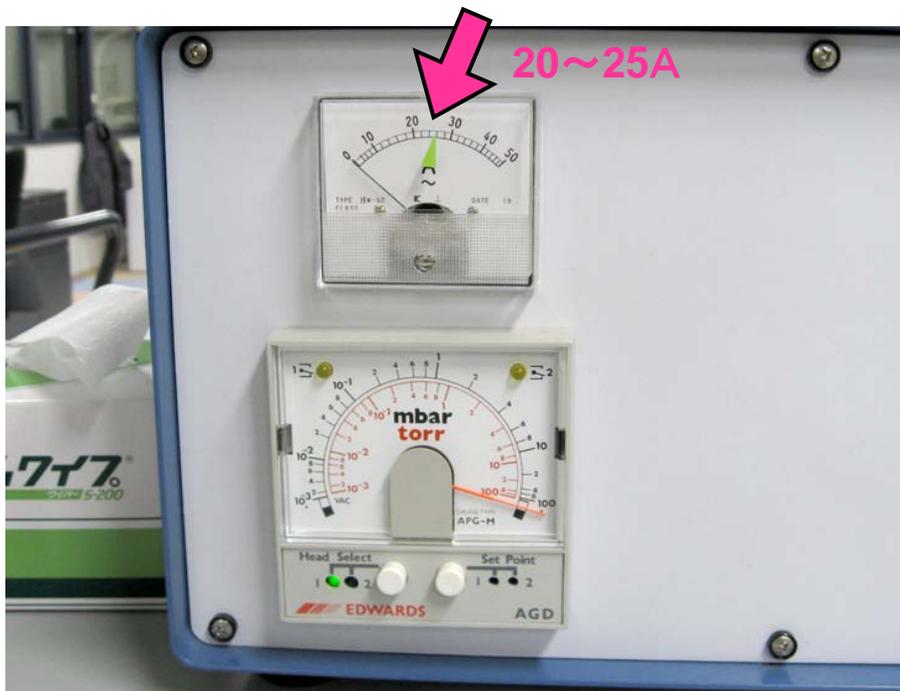

(7) ファイバーが切れて、電流が
流れなくなったらつまみ元を戻す



(8) 真空排気スイッチ“③”を押し、
排気ポンプを止める

(9) リークバルブ“②”全開にし、
ベルジャー内をリークさせる

リークまでに1分ほど待機

